



中科瑞泰（北京）生物科技有限公司

Tel: 400-699-0631

[http:// www.real-tims.com.cn](http://www.real-times.com.cn)

E-mail: real-times@vip.163.com

2×RNA上样缓冲液 (尿素变性胶, RNase-free)

● Code No. RTE4103-05

● 包装量 10×1 ml

* 自收到之日起, 适当条件下保存, 两年内有效。

● 贮存: -20℃ 运输: RT

● 制品说明

该产品为RNA尿素PAGE电泳试剂盒(货号RTE4103)配套产品, 用于TBE尿素PAGE分离RNA使用。使用时注意避免RNase的污染。

2×RNA loading buffer的组成

Urea	7 M
Ficoll 400	15%
Bromophenol Blue	0.04%
Xylene Cyanol FF	0.04%

● 应用

RNA的尿素PAGE凝胶电泳

● 使用说明

取 3-5 μ l RNA样品, 加入等体积2×RNA上样缓冲液, 70℃处理5分钟后立即冰浴, 上样。